粗脂肪萃取

大綱

- 基本介紹
- 實驗步驟




索氏萃取器



控制面板



冷卻槽(4°C)

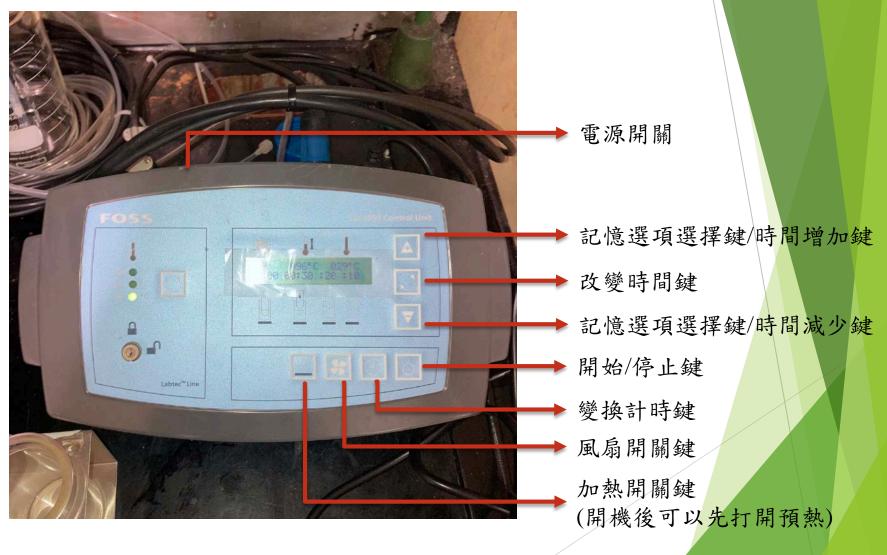



用於協助脂肪杯放入機器,以確保位 置不會跑掉



用於協助圓筒濾紙放入機器,以確保 位置不會跑掉



用於協助圓筒濾紙移動,不需藉由手 直接的觸碰



用於協助脂肪杯移動,不需藉由手直 接的觸碰

實驗步驟-脂肪杯恆重



脂肪杯先放入105℃烘箱 恆重

實驗步驟-圓筒濾紙裝上



圓筒濾紙先裝上鐵環

實驗步驟-圓筒濾紙入機器



用輔助器放入機器

實驗步驟-脂肪杯入機器



用輔助器放入機器

實驗步驟-右拉桿拉至中間位置



實驗步驟-加入乙醚(70-90ml)





實驗步驟-萃取



左右拉桿拉至最下方位置 (40min,視樣品而訂)



實驗步驟-潤洗



左拉桿拉至中間位置 (60min,視樣品而訂)



實驗步驟-回收



左拉桿拉至最上方位置 (30min,視樣品而訂)



實驗步驟-風乾



右拉桿拉至中間位置,並開啟風扇鍵 (10min,視溶劑量而訂)



實驗步驟-取出脂肪杯



右拉桿拉至最上方位置透過輔助器取出脂肪杯

實驗步驟-取出圓筒濾紙



左拉桿拉至最下方位置 透過輔助器取出圓筒濾紙

實驗步驟-乙醚回收



打開閥,以保存容器盛裝乙醚

實驗步驟-脂肪杯入烘箱



脂肪杯再放入105°C烘箱恆重即可計算萃取出脂肪重

注意事項

全程請不要用手直接接觸脂肪杯及圓筒濾紙, 盡可能戴手套或透過輔助器操作,並在移動脂肪杯 時請放在乾燥皿中,避免造成實驗誤差。

使用完畢將電源拔除,包含冷卻槽及控制面板 (風扇記得關),拍照後並上鎖,交還鑰匙給吳董, 若有借脂肪杯,請溫柔清洗不造成刮傷,再還給吳 董。